



ご使用前に必ずこの使用説明書をよくお読み下さい。
お読み頂いた後も大切に保管してください。

安全にご使用いただくために。

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。お読みいただいた後もお手元に保管ください。安全操作やガイドラインを守り、作業所内での事故防止安全規則に従って作業して下さい。

- ・ご使用の際は、必ず試験管に蓋をしてください。
- ・滑らない台の上で、しっかりと安定した状態でご使用ください。
- ・危険物や毒性の物を振盪する時は、必ず安全防具を身に付けて作業ください。溶剤をたくさん試験管に入れて振盪すると、液がこぼれますので、必ず試験管に蓋をしてください。
- ・可燃性の物をお取扱の時はお気をつけ下さい。また、タッチ始動の際、力を入れすぎると試験管が割れてしまうことがあります。振盪する事で危険が増すような溶剤を取り扱う場合、あるいは混合して危険物が発生するような溶剤を取り扱う場合は、十分その危険を承知してお取扱ください。
- ・本製品は基本的にはメンテナンスは不要です。
- ・決して本製品を分解しないで下さい。
- ・危険な環境下での使用、危険物の振盪、それに浸水下での使用を前提としていません。本製品が作動中に滑るようでしたら、ゴム脚を一度拭いてみてください。

使用内容

- ・ Sansyo lab dancer は試験管用シェーカーです。試験管でタッチ部を軽く押すと振盪し始め、放すと止まります。

開梱

- ・開梱の際のお取扱いにご注意下さい。また、輸送による破損がないかもお確かめ下さい。何らかの損傷がみられました場合は直ちにご連絡下さい。
- ・本製品 Sansyo lab dancer の他、電源コードと取扱説明書(本書)が同梱されているか、お確かめ下さい。

ご使用方法

- ・本製品に電源コードを差して使用します。(ご使用前に必ずテクニカルデータにある表示電圧とご使用の主電源と同じであるかお確かめ下さい。)

手入れとメンテナンス

- ・ Sansyo lab dancer は基本的にはメンテナンスは要りませんが、部品等の消耗・磨耗は避けられません。使用状況によっては故障の発生も起こりうることを御了承下さい。

製品のお手入れは弊社が勧める次のクリーニング剤をお使い下さい。

<u>溶剤</u>	<u>クリーニング剤</u>
染料	イソプロピル・アルコール
建設材料	界面活性剤 / イソプロピル・アルコール
化粧品	界面活性剤 / イソプロピル・アルコール
食品	界面活性剤
燃料	界面活性剤

その他リストにないクリーニング剤につきましては弊社までお問い合わせ下さい。クリーニング剤によりましては本製品に合わないものもあります。お手入れの際は必ず保護手袋をはめて下さい。本体を決して洗浄剤には浸さないで下さい。また、上記と異なる方法で洗浄、汚れを落とす場合は、本製品に支障をきたさないかどうか弊社に必ずお問い合わせ下さい。

テクニカルデータ

電源部

定格電圧	100 ~ 240 V AC
定格周波数	50 / 60 Hz
出力	12 VDC
消費電力	30 W (最大)
最大電力	7.2 W
入力	1.5 W

作動部

回転数	2800 rpm
許容連続使用時間:	100 %
保護クラス:	II
汚染度:	2
過電圧区分:	II
EN 60529 の保護クラス:	IP 40
許容周囲湿度:	80 %
許容周囲温度:	+5 ~ +40°C (作動時)
運送温度:	-25 ~ +70°C
保管温度:	-10 ~ +70°C
重量:	0.55 kg
振動部の直径:	30 mm
本体寸法(直径 x 高さ):	100 x 70 mm
揺動形態:	ロータリー
軌道直径:	4.5 mm
作動:	タッチ始動

保証

この度は、本製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。メーカー保証条件に基づき、保証期間は 24 ヶ月です。詳しくは最寄の販売店までお問合せください。また、修理をご希望の際は、保証請求理由を添付し下記の住所へご送付ください。その場合は運賃をご負担願います。

保証のチェック及び電話によるお問合せの際は、製品のタイプと製造番号が必要です。

製品名 _____ SANSYO lab dancer
製造番号 _____
お買い上げ年月日 _____ 年 _____ 月 _____ 日
貴社名 _____

保証期間中でありましても、つぎのような場合には保証が適用されませんのでご了承下さい。

- ・お取扱いが適正でないために生じた故障
- ・据え付け後、他所へ移動または輸送されたために生じた故障
- ・天災その他不可抗力によって生じた故障
- ・不当な修理をされたり、改造された場合
- ・機種ごとに指定する消耗部品、定期交換部品
- ・音、振動等機能上影響のない単なる感覚的現象

販売元 株式会社 三商

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町 3-21-41

TEL:03-5820-7735 FAX03-5820-7736

<http://www.co-sansyo.co.jp>