

吸引装置 S-101V




※ステンレスの吸引パイプは別売です。

《特長》

- ◆ 上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利な吸引装置。
- ◆ 装置本体をクリーンベンチの足元に置いてフットスイッチでON-OFF操作が可能。フットスイッチは踏んでいる間のみON状態となります。
- ◆ 回収容器フタ内側には、返しが付いていますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。
- ◆ 付属のビン、チューブ及び別売の吸引パイプ、パスツールピペットホルダー、ペンタイプホルダーはオートクレーブ(121℃、20分)滅菌可能。

《オプション使用例》

パスツールピペットホルダー使用例

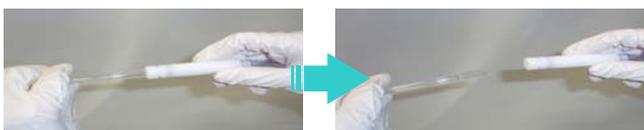

パスツールピペットの着脱が簡単！

ペンタイプホルダー使用例



200 µl、1000 µlチップに適合

商品コード	品名・型式	価格(円)
41-0661-5●	吸引装置 S-101V (吸引パイプ別売)	90,000
吸引能力	12/14L/min(50/60Hz)	
最高吐出圧力	0.1MPa	
モータ入力/出力	42W/10W	
回収容器	びん : ガラス製 φ128×H280mm・2L(有効内容量1.2L) キャップ : 真鍮メッキ、ゴム	
ベース部分	硬質塩化ビニル 厚さ10mm ビンホルダー一体型	
吸引パイプ(別売)	ステンレスSUS304 全長300mm キャピラリーφ3mm グリップφ7mm	
ホルダー(別売)	パスツールピペットホルダー : POM樹脂、バイトン(Oリング) φ14×81mm ペンタイプホルダー : ポリカーボネイト φ11×134mm	
チューブ	特殊配合塩化ビニルチューブ(φ6×φ10mm)	
外寸法・重量	W300×D180×H300mm・5.8kg	
電源	AC100V 50/60Hz 0.50/0.44A	
セット内容	ポンプ本体、回収容器、キャップ、フットスイッチ、PVCチューブ2m	

《オプション》

- ◆吸引ツールとしてステンレスの吸引パイプ、パスツールピペットホルダー、ピペットチップ用のペンタイプホルダーをご用意しました。用途に応じてお選び下さい。



商品コード	品名・型式	価格(円)
41-0662-6●	吸引パイプ S-SP	8,000
41-0663-6●	パスツールピペットホルダー	6,400
41-0664-6●	ペンタイプホルダー(ピペットチップ用)	6,400
41-0665-6	回収容器 2L(びんのみ)	11,000

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <http://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...