



小型実体顕微鏡 SSM-45 取扱説明書

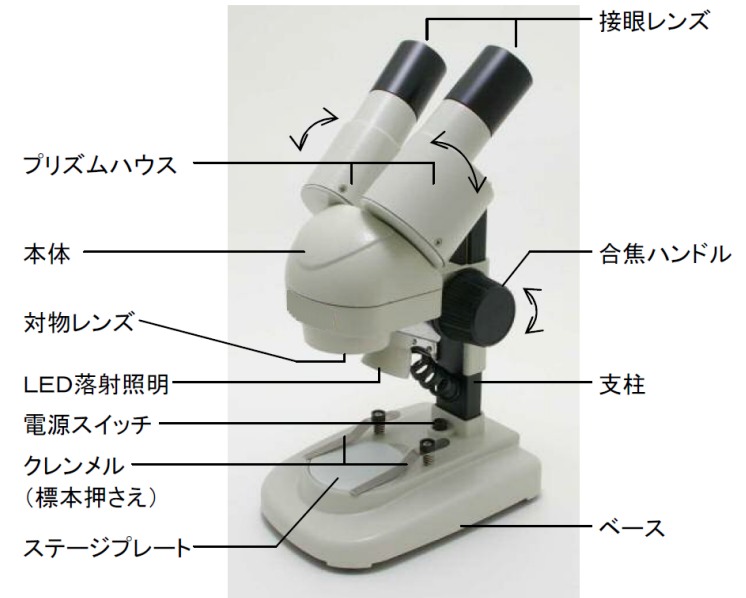

観察・操作

●眼幅調整

両眼で接眼レンズを覗き、左右の視野が一つの円になるようにプリズムハウスを動かします。

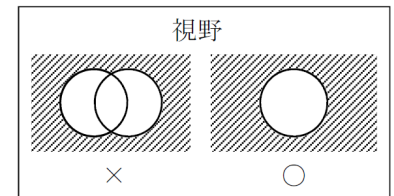

●ピント調整

ステージプレートに標本を置き、合焦ハンドルを回してピントを合わせます。

●照明装置

照明スイッチをオンにするとLED落射照明が点灯します。

●電池の取り付け方

電池ボックス蓋のツメを手前に引くと蓋が外れます。
電池の＋／－を正しく合わせて電源ボックスに入れ、元に戻します。

※単3乾電池2本を別途ご用意ください(充電式電池は使用不可です)。



仕 様

総合倍率	2 0 × （実視野Φ 9 mm）
対物レンズ	2 ×
接眼レンズ	W F 1 0 × （視野数Φ 1 8 ）
鏡体形式	双眼単倍・4 5 °
作動距離	7 0 mm
観察可能高さ	2 0 mm
焦点調整	鏡体上下動式
眼幅調整範囲	5 0 mm～7 0 mm
ステージプレート	Φ 4 9 mmアクリル樹脂製
照明	L E D 落射照明
ベース	W 9 8 mm× D 1 3 5 mm
高さ	2 3 0 mm
重量	約 6 0 0 g
付属品	ショルダーケース、ダストカバー

使用上の注意	
本製品をお買い上げいただきありがとうございます。 顕微鏡を正しく安全にお使いいただくために、本書を必ずお読みください。また大切に保管してください。	
△警告	⊘ 安全にお使いいただくために、 避けていただきたい事項です。
取扱いを誤った場合に、火傷・火災・失明の原因になります。 ⊘顕微鏡として使用されることを目的として作られており、他の用途に使用された場合の事故については責任を負えません。 ⊘小さなお子さんが手の届かないところに保管してください。 ⊘児童、生徒が使用する場合には必ず取扱説明書を読んでから理科教員など適切な指導者の管理のもとでご使用ください。 ⊘危険ですので日光などの強い光、紫外線、赤外線を使った検鏡、あるいはそれらの光を集光する恐れのある場所での検鏡はしないでください。	
△注意	⊘ 安全にお使いいただくために、 避けていただきたい事項です。 ⚠ 安全にお使いいただくために、 注意していただきたい事項です。
取扱いを誤った場合に、けがや物的損傷を負う可能性があります。 ⊘危険ですので分解、改造などを行わないでください。品質の保証をいたしかねます。なお、故障や破損の場合は必ずお買い上げ店へご相談ください。 ⊘新しい乾電池と使用した乾電池、または種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。 △指などを挟んで負傷する危険がありますので、合焦装置の機械的作動部分には触れないでください。 △足の上などに落とすと危険ですので、顕微鏡はすべりにくく安定した水平な机の上などで使用してください。 △本製品は精密な光学機器です。取扱いや運搬の際にはショックを与えない様にしてください。 △使用しない時は、必ずダストカバーをかぶせて、湿気が少なく風通しのよい、カビの発生しにくい場所に保管してください。 △レンズのほこりやゴミは、柔らかい布や、筆などの柔らかいブラシではらってください。 △レンズの指紋や油などで汚れた時は、ガーゼか柔らかい布にアルコールなどを少し含ませて軽くふきとってください。この場合、レンズの表面を傷つけたりしないように充分ご注意ください。 △レンズ以外の清掃は、有機溶剤などを使わず、乾いた柔らかい布でカラ拭きするか、またはうすめた中性洗剤を少量含ませた布で拭いてください。	

保 証 書

本書は、本書記載内容により無料修理を行なうことをお約束するものです。
下記「保証期間」中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店または弊社担当営業までご依頼ください。本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

商品名	小型実体顕微鏡
型式	SSM-45
ロットNo.	
保証期間	お買い上げ日から 1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	お名前 様
	ご住所 〒
	TEL
販売店	会社名
	ご住所 〒
	TEL

無 料 修 理 規 定

- 取扱説明書にそって正常な使用状態で故障した場合は、無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店に依頼してください。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
(イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
(ロ) お買い上げ後の転倒、落下等による故障及び損傷。
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
(ニ) 本書のご提示がない場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

販売元:株式会社 三商

URL <https://www.co-sansyo.co.jp/>